

WackerVariante W-ASim III

Färbevorschrift:

Schnitte 15 min färben danach 3 Mal sehr gut mit Wasser auswaschen unter kräftiger Bewegung um Niederschläge aus den Schnitten zu entfernen. Sehr kurz (ca 15 Sekunden) mit 96% Ethanol differenzieren um Rotüberschuss zu entfernen. Dann sofort mit Isopropanol 3-stufig entwässern. Letzte Stufe 3-5 Minuten. Eindecken mit Euparal Schnitte müssen noch feucht vom Isopropanol sein.

Vorteilhaft ist die ganze Prozedur in einem kleinen Näpfchen zu machen („Tüpfelplatte“)

Die Flüssigkeiten werden mit Pipette übertragen und der Schnitt bleibt immer im gleichen Näpfchen.



Protocol: les coupes sont pendant toute l'opération dans un petit camion (voire la photo!) durée de la coloration 15 min. Lavage 3fois de l'eau. Il faut agiter les coupes pour enlever des précipitations. Enlever l'eau avec une pipette (on change tous les fluides avec une pipette). Puis une lavage avec ethanol 96% de seulement 15-à 20 sec. pour enlever l'exès du rouge. Après on fait la déhydratation avec isopropanole 100% en 3 étapes: la première vite, la troisième 5 min. Enclusion en Euparal.